



La lame de  
comptage  
KOVA

# 1. Présentation de la lame

La lame de comptage est constituée de 10 cupules numérotées de 1 à 10 dont la surface est quadrillée.

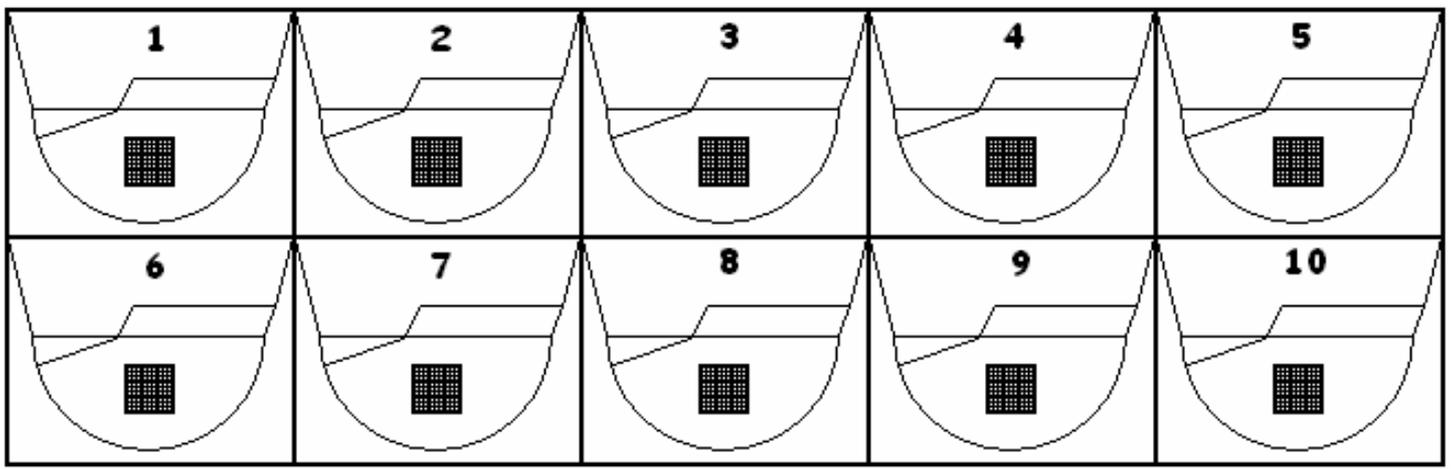


La grille comporte 9 cases, chacune d'entre elles étant subdivisée en 9 petits carrés.

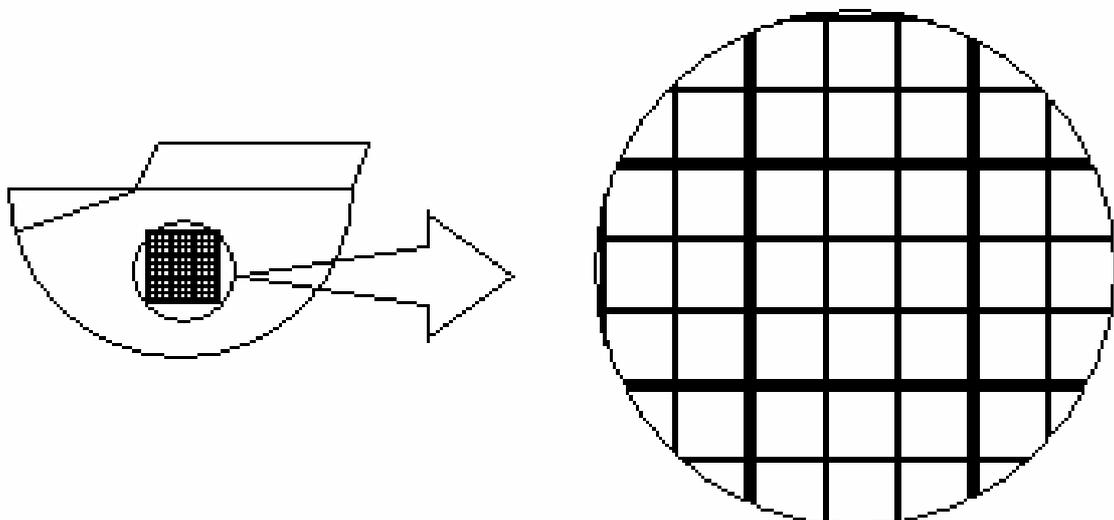


## 2. Utilisation de la lame KOVA


2.1. **Prélever** la suspension cellulaire à compter à l'aide d'une pipette pasteur.

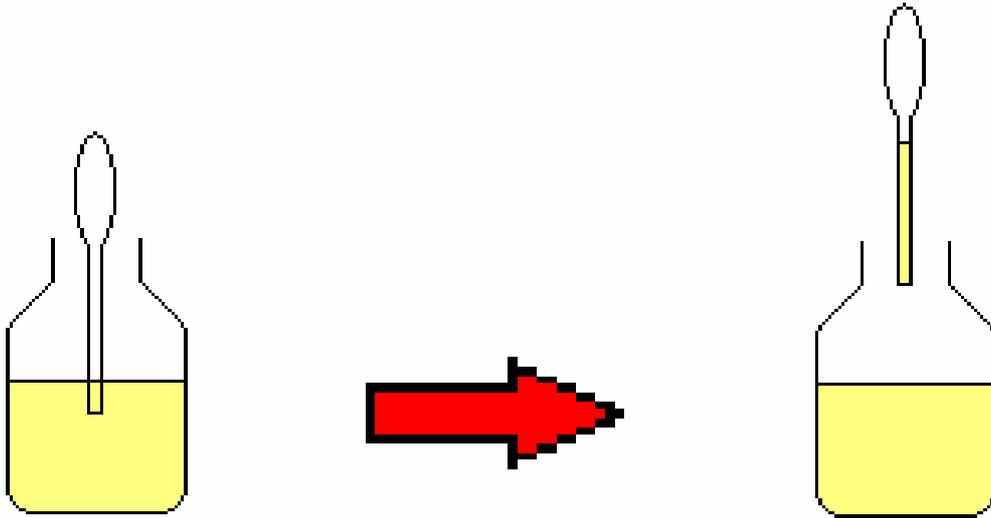

2.2. **Appliquer** la pipette contre l'encoche, puis **déverser** le contenu jusqu'à remplir toute la cupule.

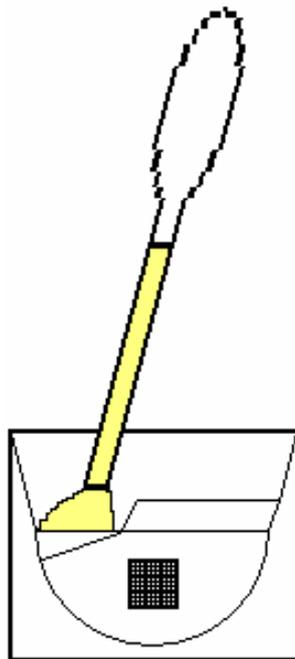



## Précautions d'emploi

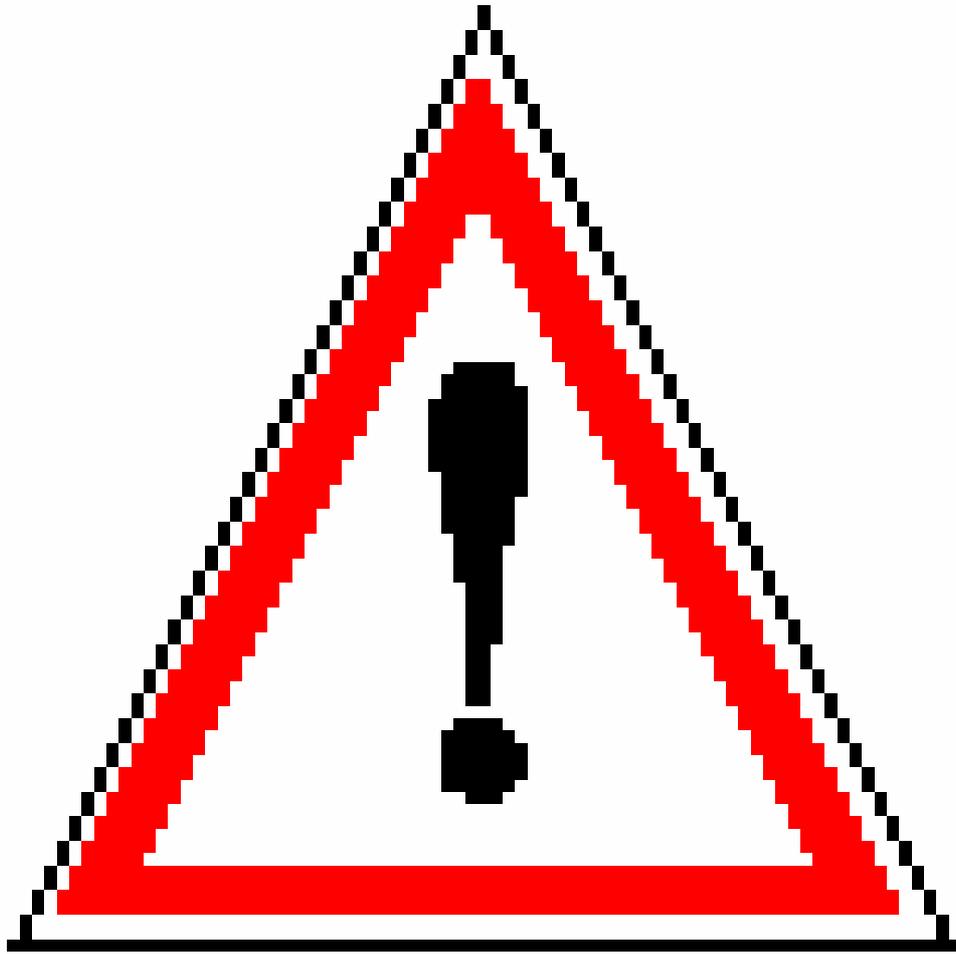

- ➡ **Verser** le contenu très doucement pour ne pas déborder de la cupule.
- ➡ **Essuyer** légèrement le liquide qui aurait pu déborder avec du papier absorbant.

## 3. Comptage

3.1. **Placer** la lame sous le microscope et **faire** la mise au point.

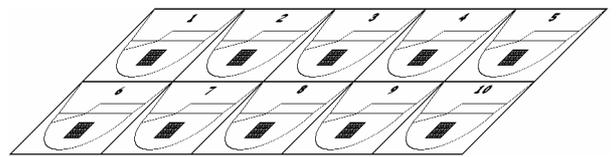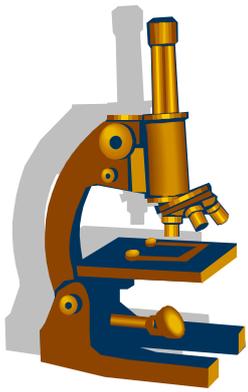

3.2. **Compter** le nombre de cellules contenues dans un petit carré sans compter les cellules à cheval sur les lignes.

